

Cyvita NK 细胞冻存液

产品描述

NK 细胞冻存液（程序降温）是由李记生物自主研发的主要用于冷冻保存 NK 细胞（自然杀伤细胞，Natural Killer Cell）的即用型细胞冻存液，在超低温（-80℃~-196℃）环境下为 NK 细胞提供一个安全、有效的保护环境，冻存复苏后细胞活率可达 90%以上。

订购信息

产品名称	货号	规格
Cyvita NK 细胞冻存液	AC05L215	100mL

产品参数

外观：	澄清透明溶液
装量：	应不低于标示装量
pH 值：	7.0~7.6（25±2℃）
渗透压：	1650~2025 mOsmol/Kg
无菌：	应无菌生长
支原体：	应符合规定
内毒素：	<0.25EU/mL

运输与保存

蓝冰运输。4℃密封保存，有效期 24 个月。

使用说明

细胞冻存步骤

- 按照常规方法收集待冻存的 NK 细胞。
- 根据冻存密度确定冻存液的用量。
- 将所需数目的细胞悬液置于离心管中，离心去上清，收集细胞沉淀。
- 加入适量的 NK 细胞冻存液于离心管中，使细胞浓度约为 $1 \times 10^6/\text{ml} \sim 2 \times 10^7/\text{mL}$ 。轻柔混匀细胞，制成细胞混合液。
- 将离心管中的细胞混合液分装于已标记的冻存管中，建议每管 1mL 或 1.5mL。
- 直接将分装好的细胞冻存管放入程序降温盒中（细胞冻存液和程序降温盒需提前放置 4℃冰箱预冷）。
- 将程序降温盒放入 -80℃超低温冰箱中。
- 80℃冰箱至少 24h，方可移至液氮罐中长期保存。



细胞复苏步骤

1. 室温或 37°C 预温细胞完全培养基, 其体积为冻存液体积的 9 倍。
2. 从液氮中取出冻存管, 置于 37°C 水浴并不断轻摇, 待剩余 1 粒米大小的冰块时, 迅速移出水浴。
3. 吸取细胞悬液至完全培养基中, 轻柔混匀, 离心、去上清, 获得细胞沉淀备用。
4. 镜检细胞后, 可根据各自研究的需要和方法进行细胞常规培养。

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. 贮存期间应密封保存, 发现内包装破损后慎用。
3. 使用后产生的废弃物应按照使用者所在单位、实验室管理规定处理; 如果产品接触过传染性细胞样本, 应当遵守相应法规, 不得随意丢弃。

相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂 (高效) (货号: AC04L092)

特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055)