



## EZ 细胞房除菌剂

### 产品描述

EZ 细胞房除菌剂, 是专门用于清除细胞房中细菌、真菌、支原体等微生物清除的一款产品, 经多项独立试验验证表明对影响细胞培养的各类细菌、真菌、支原体等微生物均有清除的效果, 尤其对暴露在空气中的细菌、真菌及其芽孢和孢子抑制可长达 7-10 d, 多次使用即可清除。主要成分是阳离子抗菌素。

本产品是一种呈正电性的聚合物, 能吸附呈负电性的各类细菌、真菌、支原体等微生物, 并能阻碍菌体细胞壁的形成, 同时抑制蛋白和微生物繁殖所需酶的合成, 增加细胞膜通透性, 使得各类细菌、真菌、支原体等微生物完全丧失繁殖能力, 达到彻底清除的作用。

### 产品特点

- 广谱性:** 对病毒、细菌、支原体、真菌、霉菌均有清除作用。
- 安全性:** 对小鼠和兔子做过相应皮肤刺激试验, 无任何不良反应。
- 理化性质:** 无刺激性、无腐蚀性、无挥发性, 7-10 d 即可完全降解。
- 针对性:** 专门用于细胞房及实验室内, 5 min 内快速清除微生物污染。
- 其他:** 直接喷洒, 操作方便, 不会出现细菌耐药性等问题。

### 订购信息

| 产品名称      | 货号       | 规格    |
|-----------|----------|-------|
| EZ 细胞房除菌剂 | AC16L143 | 500mL |

### 运输与保存

常温运输。常温阴凉处保存, 有效期 24 个月。

### 使用方法

- 请佩戴乳胶手套操作。
- 在细胞房及实验室空间, 喷两层即可快速杀灭常见污染源。
- 喷洒本产品后, 需将细胞房或实验室密闭 10-20 min 后使用。
- 建议每 1-2 周至少处理 1 次。

### 注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。

### 相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂 (高效) (货号: AC04L092)

特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055)