



EZ 培养箱除菌剂

产品描述

EZ 培养箱除菌剂, 主要成分是阳离子抗菌素, 是一款专门用于清除和抑制 CO2 培养箱中细菌、真菌、支原体等微生物清除的产品, 经多项独立试验验证表明对影响细胞培养的各类细菌、真菌、支原体等微生物均有清除作用, 尤其对暴露在空气中的细菌、真菌及其芽孢和孢子抑制可长达 7-10 d, 多次使用即可清除。

本产品是一种呈正电性的聚合物, 能吸附呈负电性的各类细菌、真菌、支原体等微生物, 并能阻碍菌体细胞壁的形成, 同时抑制蛋白和微生物繁殖所需酶的合成, 增加细胞膜通透性, 使得各类细菌、真菌、支原体等微生物完全丧失繁殖能力, 达到彻底清除的作用。

产品特点

- 广谱性:** 对病毒、细菌、支原体、真菌、霉菌均有清除作用。
- 安全性:** 对小鼠和兔子做过相应皮肤刺激试验, 无任何不良反应。
- 理化性质:** 无刺激性、无腐蚀性、无挥发性, 7-10 d 即可完全降解。
- 针对性:** 专门用于清除 CO2 培养箱内的微生物污染。
- 其他:** 直接喷洒, 操作方便, 不会出现细菌耐药性等问题。

订购信息

产品名称	货号	规格
EZ 培养箱除菌剂	AC16L151	500mL

运输与保存

常温运输。常温阴凉处保存, 有效期 24 个月。

使用方法

- 请佩戴乳胶手套操作。
- 在 CO2 培养箱内壁及空间, 喷三层即可快速杀灭常见污染源, 也可对环境空气灭菌。
- 经试验验证, 处理培养箱污染对常见细胞 (如: HeLa、293T、MCF-7 细胞等) 培养无任何影响, 无需将细胞移出培养箱。
- 建议 CO2 培养箱每 1-2 周处理 1 次。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。

相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂 (高效) (货号: AC04L092)

特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055)