



支原体清除剂 (200X)

产品描述

支原体清除剂 (200X) , 采用新一代的抗生素复合配方, 让细胞彻底摆脱支原体污染的困扰, 确保实验结果的可信度。主要用于清除细胞、血清、培养基中的支原体, 对常见的革兰氏阴性菌和阳性菌也有一定的清除作用, 整个过程仅需 3-5 d即可。本产品能够清除大部分种类的支原体, 而对细胞本身无毒。

李记已验证上百种细胞, 如: 小鼠胚胎干细胞或iPS 细胞、人胚胎干细胞或iPS 细胞、HEK293、Hela、HepG2、HCT116、COS-7、Vero、Huh-7、MDCK、PANC-1、SW620、U2OS、MCF-7、MRC-5、NIH-3T3、CCC-ESF、CHO-S、CHO-K1、CHO-DG44、H295R、HL60、K562、MDA-MB-231、SP20、T47D、BM 和 BV2 等。

订购信息

产品名称	货号	规格
支原体清除剂 (200X)	AC16L166	1mL
支原体清除剂 (200X)	AC16L168	5*1mL

运输与保存

蓝冰运输。4℃保存, 有效期6个月; -20℃保存, 有效期12个月。

使用方法

1. 收到货后, 将试剂管瞬时离心后保存。
2. 使用本产品处理时, 建议保持细胞密度在 50~60%。
3. 用培养液冲洗细胞 3-5 次, 每次都从一个方向冲洗倒掉。
4. 将本产品与完全培养液按 1:200 比例稀释, 加入细胞正常培养。
5. 按照步骤 4 处理细胞 3~6 次。

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. 分装储存, 务必现配现用。
3. 本产品不得与除青链霉素双抗外其它抗生素混用。

相关产品推荐

Quick Cell 支原体快速检测试剂盒 (细胞培养专用) (货号: AC16L061)
特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055)