



EZ 念珠菌去除剂 (Candidas Ria)

产品描述

EZ 念珠菌去除剂 (Candidas Ria), 是新一代念珠菌清除剂, 对常见真菌污染 (霉菌, 酵母等) 也有一定的抑制作用, 主要用于清除细胞、血清、培养基中的念珠菌属污染。新一代抗真菌配方, 只需 2-3d 就可以抑制念珠菌增长, 一周左右即可清除念珠菌污染。

EZ Candidas Ria 主要是通过特异性的破坏真菌细胞壁的结构, 让真菌细胞失去固有形态及完整性, 从而影响念珠菌属的正常代谢、离子交换和渗透压, 让细胞彻底摆脱念珠菌的困扰, 确保细胞的健康生长。

订购信息

产品名称	货号	规格
EZ 念珠菌去除剂 (Candidas Ria)	AC16L192	500 μ L

运输与保存

蓝冰运输。4°C 保存, 有效期 6 个月; -20°C 保存, 有效期 12 个月。【注】: 请在收到货后, 将试剂管瞬时离心后保存。

使用方法

- 推荐 EZ Candidas Ria 与完全培养液的稀释为 1:500, 例如: 1 mL 完全培养液加入 2 μ L 的 EZ Candidas Ria。【注】: 分装储存, 务必现配现用。
- 用 PBS 冲洗细胞 3~5 次, 每次都从一个方向冲洗倒掉。
- 再加入新鲜的含有 EZ Candidas Ria 的完全培养液, 处理 3~6 次。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 因本产品与抗生素有拮抗作用, 因此不得与抗生素混用。
- 若细胞污染非常严重, 建议以 1:200 的比例使用, 污染得到有效控制后降低药物浓度 1:500-800 继续处理 2~3 次。
- 因本产品属于多肽类产品, 若部分细胞对本产品敏感, 建议使用本品处理 2d, 然后停药处理 1-2d, 重复此步骤处理 3-5 个周期即可。

相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂 (高效) (货号: AC04L092)
特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055)