



间充质干细胞外泌体（超浓型）

产品描述

间充质干细胞外泌体（超浓型）是由人脐带间充质干细胞培养后的上清，经过多步精细纯化工艺制备而成，含量为 1×10^{11} 个外泌体颗粒。外泌体颗粒质量和纯度经严格质控，符合高标准，确保满足多种下游实验需求。

订购信息

产品名称	货号	产品形式	规格
间充质干细胞外泌体（超浓型）	AC25L348	冻干粉	1mL

运输与保存

蓝冰运输。≤4°C保存，有效期 24 个月。

产品参数

指标	参数
外观	乳白色固体
蛋白量	100-1000μg
纯度	≥1E+8 Particles/μg
PH	6.8-7.4

使用方法

将 1mL 无菌去离子水(ddH₂O)或注射用水加入外泌体冻干粉中，充分溶解后尽快用于后续实验。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 外泌体冻干粉溶解后，请尽快完成实验，外泌体颗粒数会随着保存时间的延长而下降。
- 外泌体冻干粉溶解后，可以分装保存在-80°C，避免反复冻融。
- 外泌体冻干保护剂会影响蛋白浓度检测，建议直接使用出厂蛋白浓度。若需重新定量，需将样品用磷酸盐缓冲液等实验室常规缓冲液进行换液，再进行蛋白浓度测定(产品颗粒数以出厂数据为准)。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品推荐

间充质干细胞外泌体（超浓型）（货号：AC25L316）

Quick Cell 外泌体提取试剂盒（细胞上清专用）（货号：AC15L412）

外泌体分离试剂盒（SEC 法）（货号：AC25L434）