



蓝光切胶仪

产品描述

蓝光切胶仪可用于清晰地观察凝胶中的核酸、蛋白，方便拍照或切胶。仪器采用 470 nm 蓝光激发荧光染料，更加安全，产品轻便小巧，占用空间小，便于携带转移，可代替紫外透射仪使用。

订购信息

产品名称	货号	规格
蓝光切胶仪	AE34L033	台

产品特点

- 1.精致美观:** 采用银色外壳，搭配琥珀色滤光板，耐磨石英玻璃底板，轻便小巧，简洁大方。
- 2.亮度可调节设计:** 采用 102 颗高亮 470 nm LED 灯珠，寿命长，亮度可调节，以确保显示条带亮度适中，方便观察拍照。
- 3.多染料适用:** 适用多数常规核酸、蛋白染料，满足大部分需求。
- 4.光学级短波截止滤光板:** 精准截止蓝紫光，防止背景干扰，成像更清晰，安全护眼。
- 5.耐磨石英玻璃底板:** 耐磨防刮，切胶不留痕，防水下渗设计，便捷易清理。

运输与保存

常温运输。


使用方法

将凝胶放置在石英玻璃板上，以适当角度开合滤光板，打开开关，旋转光强度调节旋钮，调节到适当的光强，观察样品、拍照或切割条带。

【注 1】：不使用用请关闭蓝光切胶仪。

【注 2】：不要将液体直接倾倒在石英玻璃板上，否则可能引起仪器损坏。

仪器构成

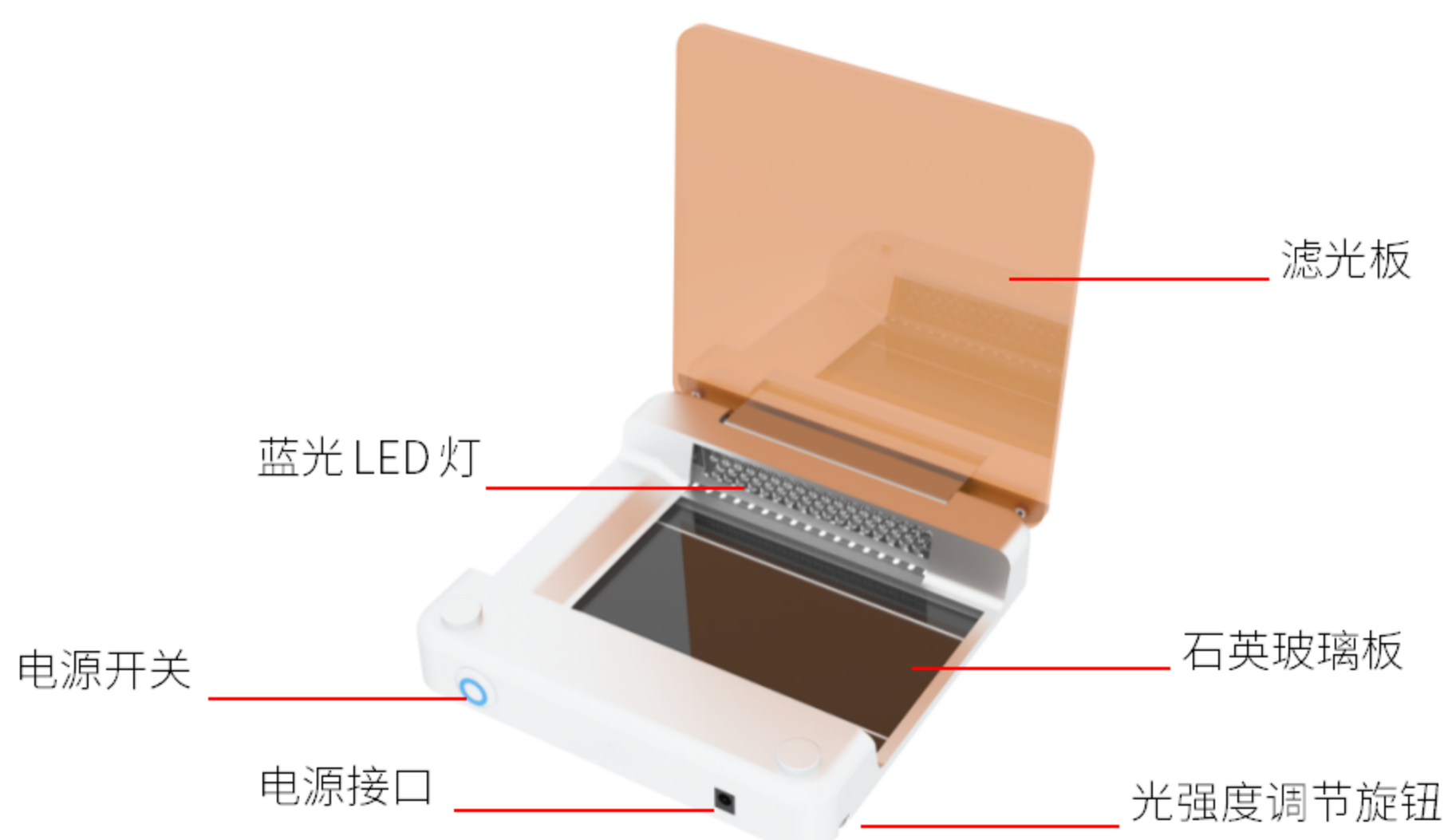



技术参数

产品名称	蓝光切胶仪
产品货号	AE34L033
光源	470 nm 蓝光 LED 灯
光源排列	102 颗灯珠, 矩阵体统双面照明
光源寿命	100000 h
光源亮度	可调节
滤光板	5 mm 琥珀色短波截止滤光板
切胶底板	耐刮花石英玻璃
最大凝胶尺寸	100×150 mm
电源适配器	DC 24 V
功率	15 W
外形尺寸 (W×D×H)	213×238×50 mm
净重	1.2 kg

相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂 (高效) (货号: AC04L092)

特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055)