



Real-time PCR/PCR 模版稀释液

产品描述

本产品适用于实时荧光定量 PCR 标准曲线的制作及样品的稀释。当用水或其他缓冲液稀释 DNA 模板时，特别是稀释至较低浓度的情况下，放置时间增长扩增标准曲线及样品检测值不稳定。本产品的独特组分可有效地避免此现象发生，使实验可在更广范围内进行准确稀释。

稀释液的主要成分为 TE 缓冲液，Poly A 溶液、PF68 溶液等。

订购信息

产品名称	货号	规格
Real-time PCR/PCR 模版稀释液	AN19L040	100mL
Real-time PCR/PCR 模版稀释液	AN19L041	250mL
Real-time PCR/PCR 模版稀释液	AN19L042	500mL

运输与保存

蓝冰运输。4°C保存，有效期 6 个月；-20°C保存，有效期 12 个月。

使用方法

本产品可直接用于 DNA 模板的稀释，稀释后的标准品可直接使用。

- 从冰箱中取出 10× 裂解液，置于室温条件下溶解，涡旋混匀后待用。
- 本产品可用于 DNA 模板的稀释，根据样本稀释倍数，直接用于样本的稀释，可替代无核酸酶水、TE buffer 等溶剂。
- 本产品也可以用于标准品的稀释。
- 经本产品稀释后的样本或标准品，可直接用于下游的 qPCR、ddPCR、测序等分子检测，不会影响扩增。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 为取得最佳的使用效果，尽量避免反复冻融，建议分装后使用。

相关产品推荐

EZ PCR 直扩鼠尾裂解液 (货号: AN11L227)

2 x qPCR Mix (SYBR Green) (货号: AN19L918)