



Real-time PCR/PCR 模版稀释液 II

产品描述

本产品为中盐溶液, 适用于双通道实时荧光定量 PCR 标准曲线的制作。使用耐受性 qPCR Mix 时, 其独特组分可使含高盐的样品直接上机, 无需稀释。

主要成分为 TE 缓冲液、PF68 溶液、MgCl₂ 溶液、NaCl 溶液等。

订购信息

产品名称	货号	规格
Real-time PCR/PCR 模版稀释液 II	AN19L045	100mL
Real-time PCR/PCR 模版稀释液 II	AN19L046	250mL
Real-time PCR/PCR 模版稀释液 II	AN19L047	500mL

运输与保存

蓝冰运输。4°C保存, 有效期 6 个月; -20°C保存, 有效期 12 个月。

使用方法

- 第一次使用时从冰箱中取出, 置于室温条件下溶解, 涡旋混匀后待用。建议根据每次实验用量分装, 每次取用 1 支, 避免反复冻融。
- 本产品可用于 DNA 模板的稀释, 根据样本稀释倍数, 直接用于样本的稀释, 可替代无核酸酶水、TE buffer 等溶剂。
- 本产品可用于标准品的稀释。
- 经本产品稀释后的样本或标准品, 可用于下游的 qPCR、ddPCR、测序等分子检测。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 为取得最佳的使用效果, 尽量避免过多的反复冻融。可以适当分装后使用。

相关产品推荐

EZ PCR 直扩鼠尾裂解液 (货号: AN11L227)

2 x qPCR Mix (SYBR Green) (货号: AN19L918)