



核酸清除剂

产品描述

核酸清除剂 (Nucleic Acid Cleaner) 是一种非酸碱性、无腐蚀性、绿色环保且对人体无害的核酸清除剂, 具有与表面活性剂十分相似的理化性质。在核酸清除剂有效组分的联合作用下, 仪器、设备和实验台表面核酸污染从吸附表面解离出来, 进一步被非酶降解, 被断链清除, 最终实现核酸分子的完全净化。

本产品适用于分子生物学实验室的核酸污染清除, 如空间核酸气溶胶 (兼容水箱式以及喷雾式空气净化器)、核酸扩增仪设备外壳、移液器和耗材核酸污染的浸泡清洁、以及实验台表面等。

订购信息

产品名称	货号	规格
核酸清除剂	AN59L123	500mL

运输与保存

常温运输。常温保存, 避免暴晒, 有效期 12 个月。

使用方法

- 按压喷壶, 喷洒净化液到核酸污染表面 (按压约 2~3 次)。
- 用干净的干/湿抹布/纸巾次擦拭清洁净化液处理过的物体表面。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 若不慎将本试剂喷洒至人体皮肤, 用清水冲洗即可。
- 环境温度低时, 可能出现少量沉淀, 属于正常现象, 不影响使用。
- 浸泡清洁移液器或耗材之后, 需用无污染的水再次清理浸泡过的移液器或耗材, 去除残留净化液。

相关产品推荐

GelRed 核酸染料 (in water, 10,000 X) (货号: AN34L022)

总RNA柱式提取试剂盒 (货号: AN51L518)