



核酸酶与核酸清除剂

产品描述

核酸酶与核酸清除剂 (UltraNuclease and Nucleic acids Cleaner) 是一种非酸性、无腐蚀性、绿色环保且对人体无害的核酸酶与核酸清除剂, 具有与表面活性剂十分相似的理化性质。在 UltraNuclease and Nucleic acids Cleaner 有效组分的联合作用下, 仪器、设备和实验台表面核酸酶及核酸污染从吸附表面解离出来, 进一步被非酶降解, 被断链清除, 最终实现完全净化。

本产品适用于分子生物学实验室的物体表面核酸与核酸酶污染清除, 如生物安全柜、超净工作台、核酸扩增仪设备外壳、移液器和核酸提取仪设备外壳的核酸与核酸酶污染清洁等。

订购信息

产品名称	货号	规格
核酸酶与核酸清除剂	AN59L163	500mL

运输与保存

常温运输。4-30°C保存, 避免暴晒, 有效期 12 个月。

使用方法

- 取下喷头手柄上的蓝色安全卡扣, 按压喷壶, 喷洒 UltraNuclease and Nucleic acids Cleaner 到污染表面 (按压约 3~5 次), 等待 5~10 min。
- 用干净的干/湿抹布/纸巾擦拭清洁 UltraNuclease and Nucleic acids Cleaner 处理过的物体表面。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 若不慎将本试剂喷洒至人体皮肤, 用清水冲洗即可。
- 环境温度低时, 可能出现少量沉淀, 属于正常现象, 不影响使用。
- 清洁移液器或耗材之后, 需用无污染的水再次清理移液器或耗材, 去除残留本试剂。
- 喷洒 UltraNuclease and Nucleic acids Cleaner 时, 应当关闭超净工作台或生物安全柜。

相关产品推荐

GelRed 核酸染料 (in water, 10,000 X) (货号: AN34L022)

总RNA柱式提取试剂盒 (货号: AN51L518)