



免冰浴快速转膜液 (20X)

产品描述

本产品采用全新的快速转印配方, 既高效又省时, 15~40 min 就能完成 Western Blot 湿转法转膜。转膜产热小, 无需冰浴, 转膜液稀释后直接使用, 兼容甲醇和乙醇。

订购信息

产品名称	货号	规格
免冰浴快速转膜液 (20X)	AP14L024	50 mL
免冰浴快速转膜液 (20X)	AP14L025	500 mL

运输与保存

常温运输。常温保存, 有效期 12 个月。

使用方法

配置 1000mL 快速转膜缓冲液 (1x) (两种方法效果一致, 请根据使用习惯选择):

试剂名称	方法①	方法②
快速转膜缓冲液 (20x)	50mL	50mL
去离子水	850mL	900mL
无水乙醇 (或甲醇)	100mL	50mL

转膜条件:

1. 普通 PAGE 胶, 转膜效率与胶浓度有关, 对于各种浓度 1.0mm PAGE 胶, 采用恒流 400mA, 按如下时长即可将 150kDa 以下蛋白转印完全, 若分子量大于 150kDa, 需延长转膜时间 5~10 min:

胶浓度	6%	8%	10%	12%	15%	4%~15%
推荐时长	15min	20min	30min	35min	40min	40min

2. 对于 1.5mmPAGE 胶, 可将上述表中转膜时间相应延长 5~10 min。

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. 转膜过程中可以使用转印槽自带的塑料冰袋, 无需冰浴。
3. **PVDF 膜需要提前用甲醇/乙醇活化。**

相关产品推荐

EZ ECL pico 化学发光液 (超敏型) (货号: AP34L024)

BCA 蛋白定量试剂盒 (货号: AP12L025)