



## Western 一抗二抗稀释液

### 产品描述

Western 一抗二抗稀释液适用于普通一抗和二抗的稀释及 PVDF 和 NC 膜的封闭, 与传统的脱脂奶粉和 BSA 相比可显著减少抗体的非特异性结合, 增强信噪比。稀释后的抗体可放置于 4°C 反复使用, 无需冻存, 大大节省抗体的使用量。

### 订购信息

产品名称	货号	规格
Western 一抗二抗稀释液	AP14L034	100mL
Western 一抗二抗稀释液	AP14L035	500mL

### 运输与保存

蓝冰运输。4°C 保存, 有效期 12 个月; -20°C 保存, 有效期 36 个月。

### 使用方法

#### 膜封闭

1. 取适量抗体稀释液, 使其至少完全覆盖膜。
2. 室温孵育 40-60 min, 或者 4°C 过夜。
3. 封闭过后的稀释液可回收, 或者直接加入一抗进行孵育。

#### 抗体稀释

1. 按照抗体推荐使用比例, 将适量抗体加入稀释液中, 充分混匀。例如: 抗体使用比例 1:1000, 将 1 $\mu$ L 抗体加入 1 mL 抗体稀释液中即可。
2. 按常规 Western Blot 实验流程孵育抗体。【注】: 抗体可回收置于 4°C 反复使用, 直到实验效果不理想时更换新鲜的抗体。

### 注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. 内含防腐剂 (非叠氮化钠), 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品推荐

三色预染蛋白 Marker (10-180KD) (货号: AP13L051)  
EZ ECL pico 化学发光液 (超敏型) (货号: AP34L024)