



TMB 显色终止液 (450nm)

产品描述

TMB 显色终止液 (450nm) 用于终止 TMB 底物显色反应, 终止后的反应产物为黄色, OD 值稳定, 适合读取 450nm 吸光度。本产品不含盐酸、硫酸等强酸成分, 运输、管理、使用更加安全。

订购信息

产品名称	货号	规格
TMB显色终止液 (450nm)	AP37L125	500mL

运输与保存

常温运输。常温保存, 有效期36个月。

产品参数

pH值: ≤ 2

应用: ELISA

使用方法

ELISA显色终止步骤:

- 显色: 各孔加入TMB显色液 (货号: AP37L114) 100 μ L, 孵育一定时间, 溶液逐渐变蓝。
- 终止: 加入TMB显色终止液 (450nm) 各100 μ L, 终止后, 溶液变为黄色。
- 检测: 用酶标仪检测OD₄₅₀或OD_{450/630}。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。

相关产品推荐

BCA 蛋白定量试剂盒 (货号: AP12L025)

三色预染蛋白Marker (10-180KD) (货号: AP13L052)

EZ ECL pico 化学发光液 (超敏型) (货号: AP34L024)