



## 伊红染色液

### 产品描述

伊红是最常用的胞质染色。在 1885 年, List 用其染色。它可与基础蓝色染料联合使用当与苏木素结合使用时, 被称为"H&E"染液。伊红是酸染液, 可与细胞内富含碱性氨基酸的蛋白相互作用。染料蛋白复合物, 其特征在于由粉红色的细胞质染色。

### 订购信息

产品名称	货号	规格
伊红染色液	AS11L031	100mL

### 运输与保存

常温运输。常温避光保存, 有效期 12 个月。

### 使用方法

- 冰冻切片脱蜡, 固定;
- 苏木素染色;
- 自来水漂洗;
- 如果使用回归式苏木素染液进行染色, 必须分化, 自来水漂洗;
- 使用碱性溶液或 Scott's Tap Water Substitute 蓝化;
- 自来水漂洗;
- 95%乙醇漂洗载片 30s;
- 伊红染液(醇溶性)复染(30s~3min);
- 脱水、透明, 封片。

**染色结果:** 细胞质染色为粉红色至红色。细胞核染为蓝色至蓝黑色, 依赖于使用的苏木素染液。

### 注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 本产品为醇溶性, 浓度是 0.1%, 可与苏木素染色液 (货号: AS11L021) 配合使用。
- 第一次使用本产品时建议先取 1-2 个样品做预实验。

### 相关产品推荐

通用型组织细胞固定液 (4%多聚甲醛) (货号: AC28L112)

抗荧光淬灭剂 (货号: AC28L512)

苏木素伊红(HE)染色试剂盒 (货号: AS11L011)

苏木素染色液 (货号: AS11L021)